

## dish のゼラチンコート

### protocol #1

1. 0.1% ゼラチン水溶液 (Type A, Sigma 9000-70-8) を作成し、オートクレーブする。
2. 10 ml dish に 5 ml の 0.1% ゼラチン水溶液を加え、CO<sub>2</sub> インキュベーターで 2 時間放置する。
3. ゼラチン水溶液をアスピレートする。
4. PBS で洗浄する。
5. 通常通り使用する。

### protocol #2

1. 0.1% ゼラチン水溶液 (Type A, Sigma 9000-70-8) を作成し、オートクレーブする。
2. 10 ml dish に 5 ml の 0.1% ゼラチン水溶液を加え、dish 全体を湿らせた後、ゼラチン水溶液をアスピレートする。
3. クリーンベンチ内で風乾する。
4. PBS で洗浄する。
5. 通常通り使用する。

<以上>